

# 진공 건조기

Vacuum Oven

## 우수한 온도분포도로 전 영역에서 시험 가능

### 구조 기능적 특징

- 최대 250°C까지 제어가능한 넓은 온도 범위
- 기본 제공 선반의 모든 위치에서  $\pm 1.5^\circ\text{C}$  이내의 고른 온도 분포도 제공
- 3점 온도 보정 방식으로, 넓은 온도 영역에 대해 높은 온도 정확성
- 내부 Stainless Steel 및 Aluminium 재질의 선반으로 내부식성이 우수하며 청결한 유지 관리
- 안전회로를 통해 과전류 및 과승온도로부터 기기 보호
- 진공 라인과 해지 라인이 분리되어 사용 편리
- 디스플레이가 상부 장착되어, 지면 요구 사이즈를 최소화하여 공간 활용에 유리
- 반응성이 높은 화학물질을 건조할 경우, Viton 재질 Gasket 장착 (option)

### 사용 편의적 특징

- 진공 형성 및 유지 시 Gasket에 강화 유리가 밀착되어 장시간 반복 사용에도 기밀 유지
- LC Connected (모바일 모니터링 시스템) 연결을 통해 언제, 어디서나 모바일 앱을 통한 모니터링 및 제어 가능 (LC GreenBox 구매 시)
- 동작시작, 정지, 에러발생 등 최근 36개 이벤트를 기록
- RS-232 포트 및 USB 포트를 이용한 PC 연결
- 5인치의 대형 TFT LCD 적용으로 시인성 및 시야각 우수
- 사용자가 자주 사용하는 온도 3가지를 자동으로 추천하여 주므로 별도로 기록하거나 저장하지 않아도 됨
- Wait On/Off 타이머 (최대 999시간 59분)
- Microprocessor PID 온도 제어 및 온도 Auto-tuning
- 정전 후 전원 재공급 시 자동 재동작 및 순간 정전 복구
- 온도변화율( $^\circ\text{C}/\text{min}$ )을 선택하여 온도상승 속도를 제한하여 사용 가능

### 뛰어난 안전성

- Buffer 시스템이 포함된 Door 구조로 안정된 진공 형성/유지 및 내부 폭발 시 상하 배기구로 내부 압력 배출
- 강화 유리가 파손되는 경우에 대비한 Polycarbonate 재질의 Safety Cover 기본 제공
- 최상위 등급의 과열 방지 시스템 적용 (등록 10-0397583)
- 과열온도 차단 기능 (Over Temperature Limiter)
- 최고 온도로 동작해도 안전한 기기 표면
- Controller Lock 기능으로 오조작 방지
- 설정된 온도 편차 허용 범위를 벗어날 경우 알람




### OV4-30

with Shelves 2개 (기본제공)



시인성이 뛰어난 5인치 대형 LCD

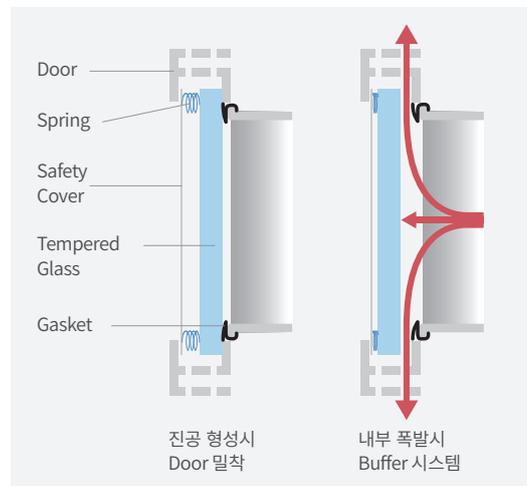


Buffer 시스템 Door 구조



## 진공 건조기 사용 구성

- 진공 라인에 Cold Trap Bath를 사용하여 수분/용매에 취약한 진공 펌프를 보호하거나 Dry Air를 시료에 공급하는 경우에 사용 권장

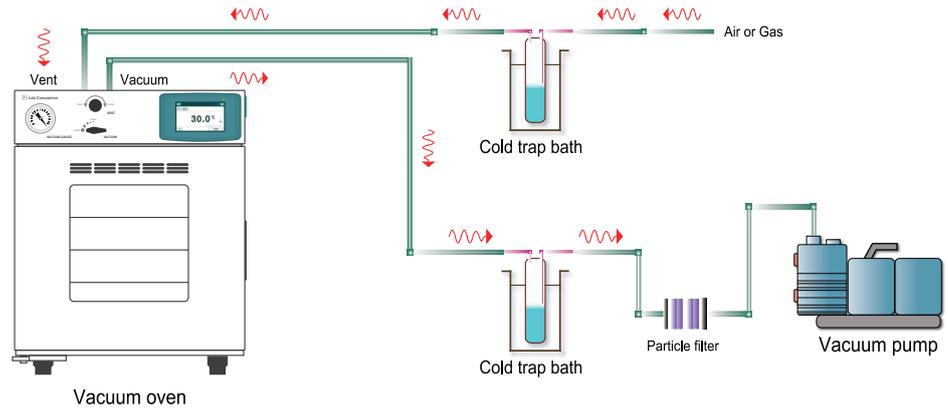

## Specification

Model		OV4-30	OV4-65
Chamber volume (L)		28	65
Temperature	Range (°C)	주변온도+15 ~ 250	주변온도+15 ~ 250
	Fluctuation at 100°C (±°C)	0.1	0.3
	Variation at 100°C (±°C)	1.5	1.5
	Heating time to 100°C (min.)	65	90
Vacuum gauge range, analog (Mpa)		0 to 0.1	0 to 0.1
Dimensions	Interior (W x D x H, mm)	302 x 305 x 302	402 x 405 x 402
	Exterior (W x D x H, mm)	537 x 522 x 655	636 x 622 x 755
	Net weight (kg)	69	110
Shelves	Quantity of shelves (standard/max.)	2 / 3	3 / 4
	Max. Load per shelf (kg)	20	20
Electrical requirements (220V/60Hz, A)		5.6	6.4
Cat. No.		AAA13315	AAA13325

- ※ 제어 가능한 최저 온도는 주변 온도 변화 및 시료 온도의 변화에 따라 달라질 수 있으므로, 구입 전에 반드시 저희 제품의 판매처로 문의하셔서 전문 기술 상담을 받으시길 바랍니다.
- ※ Technical data (according to DIN 12880, after 2013)


## Accessories

Description	Silicone Gasket		Viton Gasket		Safety Cover		LC GreenBox	
	기본 포함되어 있으며, 간편하게 교체 가능		내화학성이 우수한 Viton 재질의 Gasket		기본 포함되어 있으며, 강화유리 파손 시 사용자 및 실험실 보호		간단한 인터넷 연결로 기기의 동작 상황을 모바일 앱을 통해 실시간 모니터링 및 제어	
Model	OV4-30	OV4-65	OV4-30	OV4-65	OV4-30	OV4-65	OV4-30	OV4-65
Cat. No.	FAA5146	FAA5147	FAA5187	FAA5188	AAA13603	AAA13604	AAAQ1011	

Description	Shelf				Shelf Spacer	
	최하단 배치되는 낮은 Shelf (추가 장착) <sup>1)</sup>		중간에 배치되는 높은 Shelf (교체 장착) <sup>2)</sup>		원활한 전도를 위해 벽면 유격을 줄여주는 Shelf Spacer (교체 장착) <sup>2)</sup>	
Model	OV4-30	OV4-65	OV4-30	OV4-65	OV4-30	OV4-65
Dimension (W x D x H, mm)	292 x 285 x 30	391 x 385 x 40	299 x 285 x 90	398 x 385 x 90	285 x 83 x 2	385 x 76 x 2
Cat. No.	AAA13511	AAA13513	AAA13512	AAA13514	AAA13515	AAA13516


- 1) 최하단에 배치되는 낮은 Shelf를 추가할 경우, 동시에 더 많은 시료를 실험할 수 있으나, Variation과 Fluctuation 값이 소폭 증가할 수 있습니다.
- 2) 기본 제공되는 높은 Shelf와 Shelf Spacer는 장시간 사용에 따라 교체가 필요할 경우, 추가 구매가 가능합니다.

# Accessories for Oven

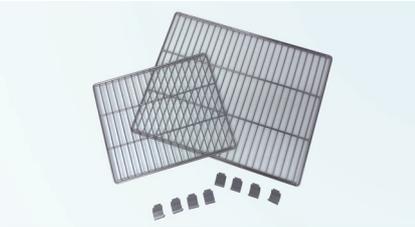

## Wire Shelf

- Stainless Steel 재질로 내식성 우수
- 통기성이 좋아 균일한 온도 분포도

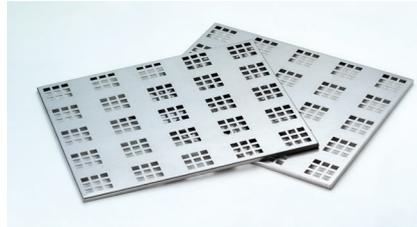

## Perforated Shelf

- Stainless Steel 재질의 다공성 구조
- 견고한 구조로 고하중 시료에 적합



## LC GreenBox

- 간단한 인터넷 연결로 기기의 동작 상황을 모바일 앱을 통해 실시간으로 모니터링 및 제어
- 1대의 LC GreenBox로 기기 4대까지 연결 가능

## Shelves

Model	Wire shelves		Perforated shelves	
	Cat. No.	Quantity (standard/max.)	Cat. No.	Quantity (max.)
OF3-05/05W	FDA9543	2 / 4	AAA125331	4
OF3-10/10W	FDA9544	2 / 5	AAA125332	5
OF3-15/15W	FDA9545	2 / 7	AAA125333	7
OF-02P/PW	EDA8136	2 / 5	AAA12531	4
OF-12P/PW	EDA8135	2 / 7	AAA12532	6
OF-22P/PW	EDA8137	2 / 7	AAA12533	7
OF-01E	EDA8136	2 / 5	AAA14501	5
OF-11E	EDA8135	2 / 7	AAA14502	7
OF-21E	EDA8137	2 / 7	AAA14503	7
OF3-30 / 30W / 30P / 30PW	RTD1196	2 / 5	AAA18501	5
OF3-45 / 45W / 45P / 45PW	RTD1196	3 / 8	AAA18501	8
OF3-75 / 75W / 75P / 75PW	RTD1197	3 / 11	AAA18502	11
OF3-30H / 30HW / 30HP / 30HPW	RTD1196	2 / 5	AAA18501	5
OF3-45H / 45HW / 45HP / 45HPW	RTD1196	3 / 8	AAA18501	8
OF3-75H / 75HW / 75HP / 75HPW	RTD1197	3 / 11	AAA18502	11
OF-02G-2C	EDA8136	4 / 8	AAA12531	8
OF-02G-4C	EDA8136	8 / 16	AAA12531	16
ON3-03/03W	FDA9542	2 / 3	AAA125330	3
ON3-05/05W	FDA9543	2 / 4	AAA125331	4
ON3-10/10W	FDA9544	2 / 6	AAA125332	6
ON3-15/15W	FDA9545	2 / 7	AAA125333	7
ON-01E	EDA8136	2 / 5	AAA12531	5
ON-11E	EDA8135	2 / 7	AAA12532	7
ON-21E	EDA8137	2 / 7	AAA12535	7

※ 각 선반당 선반걸이 포함

Model	Ceramic Shelf
MF2-12 series	FDA9706
MF2-22 series	FDA9707
MF2-32 series	FDA9708

## LC GreenBox

적용 Model	Description	Dimension (W x D x H, mm)	Cat. No.
OF-P / OF3 / ON3 / OV4 / MF2	모바일 모니터링 시스템	156 x 94 x 34	AAAQ1011

## Recorder (Dot)

6채널 그래프식 온도 기록계  
기록 범위, 속도 등 조절 가능

Model	Description	Cat. No.
OF3-30/45/75/30H/45H/75H Series	Recorder (Dot)	AAA8T500
	Recorder (Thermal line)	AAAE1503
MF2 series	Recorder (Thermal line)	AAAE1503

## Recorder (Thermal Line)

Graph / Digital 모드  
감열식 온도 기록계

## 2단 적재형 브라켓

건조기/배양기의 2단 적재를 위한 브라켓

적용모델	Cat. No.
OF3-05/ON3-03, 05	AAA125421
OF3/ON3-10, 15	AAA125422
IB3/IB3-A-03, 05	AAA125431
IB3/IB3-A-10, 15	AAA125432